

VITRINES D'EXTRACCIÓ DE GASOS

U
B

- Connecteu la vitrina i verifiqueu el seu funcionament. En cas d'anomalies, suspendre l'ús i avisar al responsable del laboratori.
- Respecteu les indicacions d'alçada màxima situades als laterals. La guillotina no ha d'estar mai per sobre de 40 cm d'alçada, o, en el seu cas, per sobre del límit d'apertura segura indicat.
- La vitrina no és un armari. Teniu només els productes i equips que s'hagin d'utilitzar.
- Eviteu generar corrents d'aire: poden afectar a la captació dels contaminants.
- Utilitzeu els equips de protecció individual
- Quan no estiguen treballant a la vitrina, abaixeu la guillotina.

